

## Homogénéisateur - Homogenizer

- Installer l'agitateur dans le bloc moteur
- L'œil de l'agitateur ne doit jamais être sous le niveau du produit, mais à environ 0.5 cm au-dessus.
- L'agitateur ne doit pas toucher le fond du récipient ni ses contours.
- Ajuster la vitesse sur le dessus et mettre en marche. Notez la vitesse et le temps d'agitation pour vos expériences.

### **Lorsque fini :**

- Rincer l'agitateur, encore sur le socle moteur, dans un récipient d'eau.
- Enlever l'agitateur du bloc moteur et le démonter à l'aide des 2 embouts noir; un tient le couteau en place et l'autre le dévisse.
- Bien nettoyer le couteau et la cupule blanche à l'intérieur de l'agitateur.
- Laisser sécher sur un essuie-tout pendant la nuit et réinstaller le lendemain.
- Serrer l'appareil dans le tiroir approprié.

### **Note : N'UTILISEZ JAMAIS DE SOLVANTS FORTS**

---

- Install the agitator in the motor bloc
- The eye of the agitator should never be immerse in the product, but about 0.5 cm above.
- The agitator should never touch the bottom of the recipient neither its surroundings.
- Adjust the speed on top of the motor bloc and start the apparatus. Note the speed and the time needed for your experiments.

### **When finished:**

- Rinse the agitator on the motor bloc in water.
- Remove the agitator from the motor bloc and dismount using the 2 black endings; one holds the knife and the other unscrews it.
- Well clean the knife and the white cup inside the agitator.
- Let dry on a paper towel overnight and reinstall the day after.
- Replace the apparatus into the appropriate drawer.

### **Note: NEVER USE STRONG SOLVENTS**